

Nota informativa per il prelievo e la spedizione dei campioni


rev. 06 del 29/3/2016 - Pag. 1 di 1

Come prelevare il campione



IMPORTANTISSIMO: la rappresentatività del campione è un requisito fondamentale. E' quindi necessario:

- ✓ Per campionamenti in pre raccolta: prelevare da almeno 4-5 punti del campo unità di prodotto rappresentative, evitando i bordi e le capezzagne.
- ✓ Per prodotti già raccolti/lavorati: recuperare il prodotto da almeno 3-4 colli di una medesima partita.
- ✓ Evitare contaminazioni accidentali fra campione e campione (es. i prodotti bagnati quali insalate, erbette, sedani **NON VANNO MAI TOCCATI A MANI NUDE** ma devono essere prelevati con guanti usa e getta).
- ✓ La quantità necessaria per il laboratorio è di almeno 2 kg (per prodotti di piccole e medie dimensioni quali frutta varia, ortaggi a frutto, insalate, sedani e finocchi, legumi freschi, erbe fresche, patate e cipolle, ecc.), di almeno 1 kg per i cereali, mentre per i prodotti di grandi dimensioni (cocomeri, zucche, meloni) è necessario che vengano campionati almeno 5 frutti.

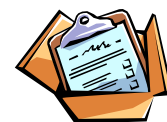

Come confezionare il campione

Il campione finale da inviare al laboratorio deve essere confezionato in sacchetti puliti chiusi con idonei lacci di chiusura.

Il prelevatore deve compilare il Verbale di accompagnamento in triplice copia in ogni sua parte (obbligatori l'indicazione del committente e i dati in maiuscolo): si prega di attaccare la copia adesiva più una seconda copia sul sacchetto, e di tenere la terza copia del verbale che rimane a disposizione del prelevatore. Importante indicare nel campo "Note" se il campione è stato raccolto in campo (pre-raccolta), in magazzino prima del confezionamento, o se si tratta di prodotto finito pronto per la vendita.

Infine i singoli sacchetti dei campioni vanno posti in scatole sufficientemente capienti e robuste (es. scatole di cartone) accompagnati anche dalla copia del DDT.

Qualora non fosse possibile provvedere subito alla spedizione del campione, questo va tenuto in cella frigo o in luogo fresco.



IMPORTANTISSIMO: è requisito fondamentale mantenere la rintracciabilità del campione.

I campioni devono essere accompagnati dal verbale di accompagnamento campione fornito da Cadir Lab, compilato in tutte le sue parti; per i prodotti già lavorati/confezionati consigliabile allegare l'ETICHETTA ORIGINALE e/o copia del DDT.



Come spedire il campione

Il campione pronto per la spedizione deve essere imballato in imballaggio idoneo a preservarne l'integrità. Si consiglia una scatola di cartone/polistirolo sufficientemente capiente, scatola che deve contenere i sacchetti dei campioni, i relativi verbali di accompagnamento e infine **deve essere ben chiusa con nastro da pacchi.**

Sulla scatola va indicato con chiarezza:

- **il destinatario: Cadir Lab S.r.l.**
- **specificare: pagamento porto assegnato con ditta convenzionata Cadir Lab S.r.l.**

Si ricorda che i tempi medi di consegna al laboratorio da parte del corriere, sono di circa 1-2 giorni lavorativi. Se fosse necessario avvisare il corriere perché provveda a ritirare il campione presso di voi, è necessario avvisarlo entro la mattina del giorno precedente il campionamento specificando con precisione il luogo esatto e l'ora del ritiro.